

ZRF cocktail til mus

Ingredienser

Zoletil Forte 250 mg/ml	2 glass
Rompun 20 mg/ml	3,4 ml
Fentanyl® 50 µg/ml	8,0 ml
steril isoton saltvann	129,4 ml

Tilsatt

Dette trenger du

Grove nåler
50 ml sprøyte
5 ml sprøyte
2 flasker med steril saltvann

Slik gjør du

- Ta 2 saltvannsflasker
- Tøm den ene ut i vasken og bruk den til å blande cocktail i
- Tilsett 5,0 ml væske til hver glass med Zoletil
- Fjern gummipropp av Zoletil glass og hell dem opp i tom saltvannsflaske (5,7 ml/vial)
- Trekk opp de øvrige ingrediensene og kryss av når det er blandet opp i tom saltvannsflaske
- Blandes nøye
- 1 dråpe testes på refraktometer. Resultat føres i egen bok som ligger i safen

Refractive index mus ZRF skal være: 1,337 nD.

- Fordeles med ca 2 ml i 5 ml Sarstedt rør med hvit skruløkk
- Sett på datert merkelapp og frys ved -20°C

Merkelapper for Dymo labels

ZRF cocktail til mus

__ ml. Holdbarhet: 1 år frossen, 1 uke etter tining.

Zolazepam 3.3 mg, Tiletamine 3.3 mg, Xylazine 0.5 mg, Fentanyl 2.6 µg, 0.9 % NaCl ad 1 ml.

Blandet ved FHI: _____ Dato tining: _____

Oppbev. på frys/kjøl. Ikke gjenfrys

ZRF cocktail til rotte

Ingredienser

Zoletil Forte 250 mg/ml	2 glass
Rompun 20 mg/ml	3,4 ml
Fentanyl® 50 µg/ml	8,0 ml
steril isoton saltvann	16.0 ml

Tilsatt

Dette trenger du

Grove nåler
20 ml sprøyte
5 ml sprøyte
2 flasker med steril saltvann

Slik gjør du

- Ta 2 saltvannsflasker
- Tøm den ene ut i vasken og bruk den til å blande cocktail i
- Tilsett 5,0 ml væske til hver glass med Zoletil
- Fjern gummipropp av Zoletil glass og hell dem opp i tom saltvannsflaske (5,7 ml/vial)
- Trekk opp de øvrige ingrediensene og kryss av når det er blandet opp i tom saltvannsflaske
- Blandes nøye
- 1 dråpe testes på refraktometer. Resultat føres i egen bok som ligger i safen

Refractive index rotte ZRF skal være: 1,344 nD.

- Fordeles med ca 4 ml i 10 ml sterile Vacutainerrør uten gel (rød propp).
- Sett på datert merkelapp og frys ved -20°C

Merkelapper for Dymo labels

ZRF cocktail til rotte

___ml. Holdbarhet: 1 år frossen, 1 uke etter tining.

Zolazepam 12.9 mg, Tiletamine 12.9 mg, Xylazine 1.8 mg, Fentanyl 10.3 µg, 0.9% NaCl ad 1 ml

Blandet ved FHI: _____ Dato tining: _____

Oppb. på frys/kjøl. Ikke gjenfrys